

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№: РОСС RU.М133.Н00113	26.02.2023
Срок действия с 27.02.2023	до 26.02.2023
№ 2224974	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: АНО «Центр сертификации и исследований "Метропол"», Место нахождения: 141075, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕРЬЮР, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@miripr.com	
ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (на включенной мебели металлической лабораторной). См. приложение № 3 к листам (выпуск № 0003233, 0003533, 0003532) Серийный выпуск: Протокол о соответствии ТО 5621-00-3896558-2014 «Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», 13457, 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804138696, Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕРЬЮР, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕРЬЮР, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А	
НА ОСНОВАНИИ: протокол испытаний № 678-28316-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательная лаборатория промышленной сертификации АНО "ЦСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21.DM.0, протокола № 42.9816 от 24.01.2020 г.; Испытательная лаборатория центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва" пр. СЗ-САА13, В.02032, №-ТС RU-CU-A121.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мебельная мебель соответствует на изделия и в сопроводительной документации. Место изготовления: № _____ Уполномоченный органа: _____ Экземпляр: _____ А.И. Бабкина С.А. Касаровича сертификат не действителен при дублировании сертификации	



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕРЬЮР, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@miripr.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
заявляет, что: Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (на включенной мебели металлической лабораторной) из димонированной прочностно-структурных сталей, листовой стали, листового алюминия и полимеров, в том числе с электронными электротехническими приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Исполнитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САЛТУК-ЦЕРЬЮР, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документы: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТО 5621-00-3896558-2014 «Набор лабораторной мебели Sizable PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», Кодексы ТН ВЭД ВАС: 9402208099, 9402391000, 9403101000, 9403109000, 9403300000, 9403301000, 9403302000

Серийный выпуск
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 г. Испытательная лаборатория центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва" рег. № RA.RU.21.DM.066, № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной сертификации АНО "ЦСИ "Метропол" рег. № RA.RU.21.DM.0, Serial declaration number: 34

Дополнительная информация: Соответствует в виде нормативных документов: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ш. 4.2, 5.2.3, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.3.4, 4.3, 4.5, 6.5, 8.2, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ш. 4.2, 5.2.3, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2023 включительно

_____ (подпись)
КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Регистрационный номер декларации о соответствии: EACSR RU.DR.M133.H.0008320
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



Шкаф лабораторный для реактивов ШР
 (ЛК-400 ШР выдвигной)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф для хранения реактивов модели ШР предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал рамы	Материал корпуса	Максимальная масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ШР (выдвигной)	450×550×2010	Сталь	ЛДСП / Сталь	70	Шкаф имеет одно отделение, в которое вмонтирована стальная, выдвигная конструкция, состоящая из рамы и установленных на ней 5-ти металлических ящиков. Нагрузка на ящик не более 15 кг.

2.2. Описание

Изделие состоит из короба ЛДСП или стального оснащённого выдвигной колонной, выполненной из стали и закрепленным на ней фасадом.

Корпус – ЛДСП вариант:

Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0.8мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской.




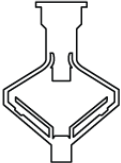



Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Замки.

3. Комплект поставки

№	1	2	3	
Наименование	Шкаф в сборе	Стяжка межсекционная «мама», М4х30	Стяжка межсекционная «папа», М4х30	
				
Кол-во	1 шт.	5 шт.	5 шт.	
№	4	5	6	7
Наименование	Дюбель для гипсокартона 10х50 мм	Саморез 4х60 мм	Дюбель по бетону 6х50 мм	Саморез 4х60 мм
				
Кол-во	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.

4. Подготовка к установке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность.

5. Схема сборки

Шкаф лабораторный выдвижной с колонной поставляется в сборе.

6. Инструкция по установке шкафа

Для сборки необходимо: шуруповёрт.

- 6.1. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.
- 6.2. Просверлить в стене на одном уровне крепёжные отверстия.
- 6.3. Установить дюбели из комплекта поставки в просверленные отверстия.
- 6.4. Закрепить шкаф к стене саморезами из комплекта поставки.
- 6.5. При установке в одну группу двух и более шкафов стянуть их между собой межсекционными стяжками из комплекта поставки.
- 6.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, корпусе, полках шкафа;
 - уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф лабораторный для реактивов

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.