

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



EAC

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛПАКОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@mirpe-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
заявляет, что: Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической лабораторной) из димандрованного прочностно-структурного стали, листовой стали, листового алюминия, в том числе с электронными электроопресительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Дополнительно: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛПАКОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А
Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция: ТУ 5621-001-3896558-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Коды ТИ ВЭД ВАС: 9403208009, 9403391000, 9403310000, 9403309000, 9403300000, 9403301000, 9403302000

Согласный выпуск
Соответствует требованиям: Технические регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 и Испытательный лабораторный центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва" рег. № RA.RU.1.11H936, № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промывочной системы АНО "ЦСИ "Метрон" рег. № RA.RU.21(DM), Санкт-Петербург, №3

Дополнительные сведения: Информация Сопутств в виде нормативных документов: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ш. 4.2, 5.2.3, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.3.4, 4.3, 4.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ш. 4.2, 5.2.3, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МТ33.Н003113
Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023
№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: АНО "Центр сертификации и исследований "Метрон", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, поселок Косинодский, дом 17А, наименование УЛ, рег. № RA.RU.11H933, Телефон: 8(495)323-68-87, адрес электронной почты: metrocom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической лабораторной). См. приложение № 3 листа (вышка № 000323, 001353, 500352)
Средний выпуск: Протокол испытаний № ТУ 5621-001-3896558-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», 13457, 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»


код ОК 005 (ОКПД):
ОК 034-2014 (ОКПД 2): 31.09.13.190
код ТИ ВЭД (Россия):
9403208009, 9403391000,
9403310000, 9403309000,
9403301000, 9403302000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", ИНН 7804138696, Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛПАКОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Адрес: 195089, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОЛПАКОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 678-283E-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательных данных и протоколов испытаний АНО "ЦСИ "Метрон" рег. № RA.RU.21(DM), протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 г.; Испытательной лабораторией центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва" рег. № RA.RU.1.11H936, сертификата соответствия № TC.RU.CZ.AA13.B.00232, № TC.RU.CU.A121.B.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мебельная мебель знака соответствия на изделия и в сопроводительной документации.
Уполномоченный орган: А.И. Бабкина
Эксперт: С.А. Касарович
Сертификат не действителен при дублировании сертификации

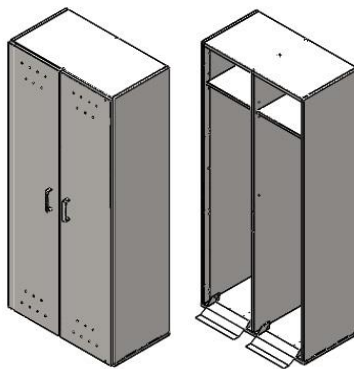

Шкаф для баллонов ШБ
(ЛК-400 ШБ, ЛК-600 ШБ, ЛК-800 ШБ)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф для хранения баллонов модели ШБ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Максимальная масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ШБ	400×450×1800	50	Шкаф имеет одно отделение, одну распашную дверку, откидной пандус для закатывания баллонов и цепь с карабинами для крепления баллонов.
ЛК-600 ШБ	600×450×1800	63	Шкаф имеет одно отделение, две распашные дверки, откидной пандус для закатывания баллонов и цепь с карабинами для крепления баллонов.
ЛК-800 ШБ	800×450×1800	84	Шкаф имеет два отделения, две распашные дверки, два откидных пандуса для закатывания баллонов и две цепи с карабинами для крепления баллонов.

2.2. Описание

Корпус выполнен из листовой стали, окрашенной порошковой краской.

Дно шкафа выполнено из листовой стали толщиной 2 мм, имеет ребро жёсткости и накладку из листового полипропилена.

Боковые стенки шкафа двойные для усиления конструкции.

В задней стенке шкафа предусмотрены технологические отверстия диаметром 60 мм для вывода газовых магистралей.

Дверки шкафа распашные, выполнены из листовой стали толщиной 0,8 мм, с ребрами жесткости и вентиляционными отверстиями.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию шкафа входят:

- Откидной пандус;
- Стальная цепь, карабины.

В дополнительную комплектацию шкафа входят:

- Замки;
- Доводчики.

3. Комплект поставки

№	1
Наименование	Корпус шкафа с дверцами
	
Кол-во	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.

5. Схема сборки

Установите шкаф на предназначенное место.

6. Инструкция по сборке

- 6.1. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на корпусе шкафа;
 - уборка пыли, грязи с поверхностей шкафа, используя обычные моющие не абразивные средства.

- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин.
7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 5°C до 30°C и относительной влажностью до 50%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф для баллонов

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____
Подпись

_____/_____/_____
Расшифровка

_____/_____/_____
Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.