

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97

Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com

info@simple-pro.com



ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



EAC

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@mirpe-pro.com

В лице: ПЕЧАТЯТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
являющегося: Начальником лаборатории мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической (лаборатории) из димандрованных, хромированных, стальных, нержавеющей стали, листового алюминия, в том числе с встроенными электронно-оптическими приборами, Система код. приложения № 1 на 3 листах.

Декларируемые: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А
Документы, и соответствия в которых изготовлена продукция: ТУ 5621-00-3896558-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия. Коды ТИ В3.1. ВАС.С 940320809, 940339100, 940331000, 940331000, 940330900, 940330001, 940330900, 940330001, 940330900, 940330100, 940330020

Согласован: выпуск
Сотвествует требованиям: Технические регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели для производства»

Декларация о соответствии принята на основании: протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 и «Испытательный лабораторный центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва» рег. № RA.RU.1211896, № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промывочной системы АНО «ЦСИ «Метрон»» рег. № RA.RU.21189, Соглаш. договорных №:

Дополнительные сведения: Испытания в ходе нормативных документов: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», шт. 4, 2, 5.2.3, 5.2.30, 5.2.31, 5.2.3.4, 4, 5, 6.5, 8.2, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», шт. 4, 2, 5.2.3, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 включительно

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№: РОСС RU.МП33.Н003113	26.02.2023
Срок действия с: 27.02.2020	до: 26.02.2023
№ 2224974	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: АНО «Центр сертификации и исследований "Метрон"», Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, поселок Косинодский, дом 17А, наименование УЛ, рег. № RA.RU.111833, Телефон: 8(495)323-68-87, адрес электронной почты: metroton_aa@mail.ru	
ПРОДУКЦИЯ: Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели металлической (лаборатории)). См. приложение № 3 листа (Итого № 000333, 001334, 500352) Средний выпуск: Протокол изготовления ТУ 5621-00-3896558-2014 «Избор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», 13457, 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	код ОК 055 (ОКПД): ОК 034-2014 (ОКПД 2): 31.09.13.190
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»	код ТИ В3.1 (Россия): 940320809, 940339100, 940331000, 940330900, 940330001, 940330900, 940330100, 940330020
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", ИНН 7804138696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦАЛТИМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДАРАТОВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛНТ, 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А	
НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 678-28316-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательных данных промывочной системы АНО «ЦСИ «Метрон»» рег. № RA.RU.21189, протокола № 42.30.6 от 24.01.2020 г.; Испытательный лабораторный центр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в городе Москва» рег. № TC.RU.CZ.AA13.B.00232, № TC.RU.CU.A121.B.00028	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мебельная система знака соответствия на изделия и в сопроводительной документации. Испытательная лаборатория № _____ Руководитель органа _____ Эксперт _____ А.И. Бабина С.А. Касаровича сертификат не действителен при отсутствии сертификации	

М.П. КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(подпись)
Регистрационный номер декларации о соответствии: EACSR.RU.DJ.RU.MP33.H.0038320
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



Зонт вытяжной потолочный
(ЛК-600 ЗВП, ЛК-900 ЗВП)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Зонт вытяжной потолочный предназначен для очистки воздуха над рабочей поверхностью. Зонт должен подключаться к вытяжной вентиляционной системе лаборатории, где он установлен.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-600 ЗВН	600×500×440	10
ЛК-900 ЗВН	900×500×440	15

2.2. Описание

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм, окрашенной порошковой краской.







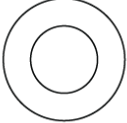
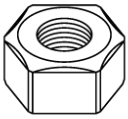
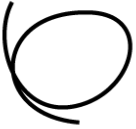

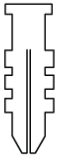

В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей его эксплуатацию, в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Детали зонта;
- Фурнитура.

3. Комплект поставки

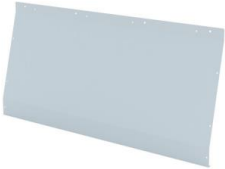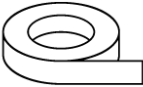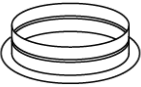№	1		2		3	
Наименование	Правая/левая боковые стенки		Крышка		Передняя/задняя стенка	
						
Кол-во	2 шт.		1 шт.		2 шт.	
№	4	5	6	7	8	
Наименование	Уплотнительная лента	Фланец Ø200 мм	Винт М4х12	Шайба М4	Гайка М4	
						
Кол-во	700 мм	1 шт.	24 шт.	24 шт.	24 шт.	
№	9		10	11	12	
Наименование	Трос стальной в оболочке PVC 2/3 мм		Зажим для троса Duplex 3 мм	Дюбель 6х50	Крюк	
						
Кол-во	10 м		4 шт.	4 шт.	4 шт.	

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать зонт, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

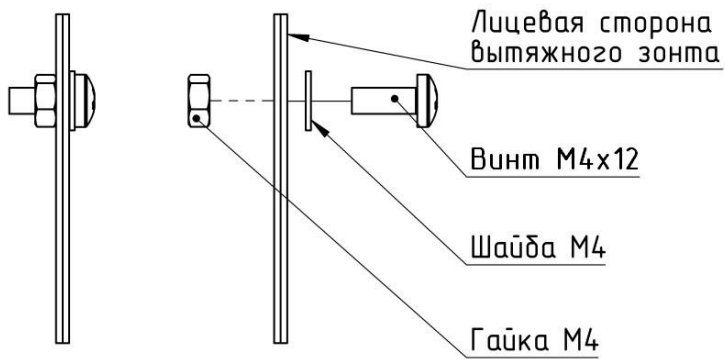


Рис. 1. Схема установки крепежа

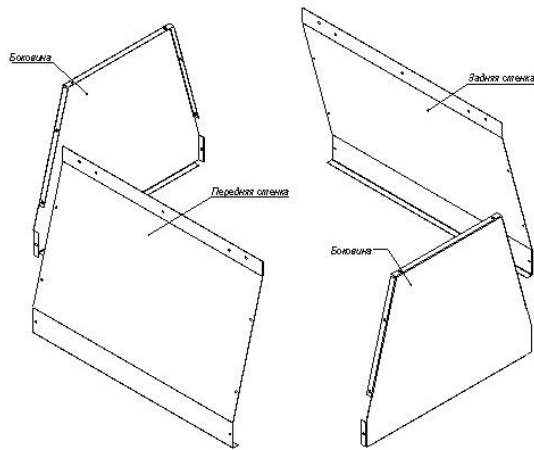


Рис. 2. Сборка корпуса зонта

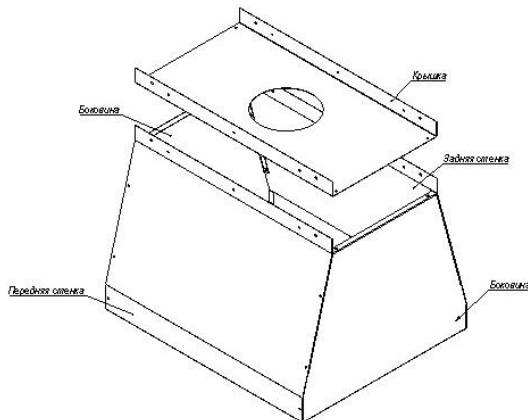


Рис. 3. Установка крышки зонта

6. Инструкция по сборке зонта

Для сборки необходимо: отвёртка, пассатижи.

- 6.1. Соединить переднюю и заднюю стенки с боковыми стенкам при помощи винтов М4х12 с шайбами и гайками (Рис. 2).
- 6.2. Соединить крышку с боковыми, передней и задней стенками при помощи винтов М4х12 с шайбами и гайками (Рис. 3).
- 6.3. Прикрутить фланец к крышке вытяжного зонта, предварительно приклеив на контактную поверхность уплотнитель.

7. Инструкция по обслуживанию

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на корпусе зонта;
 - уборка пыли, грязи с поверхностей зонта, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на корпусе зонта.
- 7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Зонт должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности.

Свидетельство о приёмке:

Зонт вытяжной потолочный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.